

### ক্লোরিন পরীক্ষার কিট




**সঠিক ফলাফল পাবার জন্য যা অবশ্যই মানতে হবে:**

১. পরীক্ষার আগে টেস্টের শিশিগুলি সঠিকভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে
২. বন্ডের মিলের দেখার ক্রটি এড়াতে, পরীক্ষা শিশিটি অবশ্যই সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড এর ওপর রাখতে হবে
৩. উৎস থেকে সংগ্রহ করার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নমুনাগুলি পরীক্ষা করুন

**ব্যবহার পদ্ধতি:**

১. টেস্টের শিশিটি পরীক্ষার জলে ভাল করে ধুয়ে ফেলুন।
২. সিরিঞ্জ ব্যবহার করে ৪ মিলি পরীক্ষার জল দিয়ে টেস্ট শিশিটি পূরণ করুন
৩. ক্লোরিন রিজেন্ট ১ এর তিন ফোঁটা চালুন
৪. পরীক্ষা শিশির ক্যাপটি বন্ধ করুন এবং পাঁচ সেকেন্ড ভালোভাবে মেশান।
৫. মুক্ত ক্লোরিন নির্ধারণ করার জন্য অবিলম্বে কালার কার্ডের সাথে রঙটি তুলনা করুন।
৬. পাঁচ মিনিটের জন্য পরীক্ষার শিশিটি ছেড়ে দিন।
৭. চূড়ান্ত ক্লোরিন নির্ধারণ করার জন্য পুনর্বীর কালার কার্ডের সাথে রঙটি তুলনা করুন।


সিরিঞ্জ ব্যবহার করে ৪ মিলি নমুনা নিন

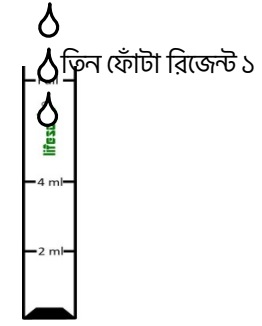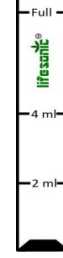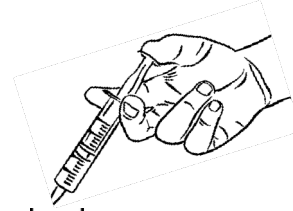


তিন ফোঁটা রিজেন্ট ১



ক্যাপটি বন্ধ করুন

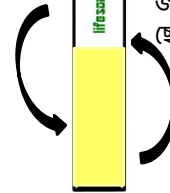

৫ সেকেন্ড ঝাঁকান, সঠিক রং পাবার জন্য ৫ মিনিটের জন্য শিশিটি স্থির ছেড়ে দিন

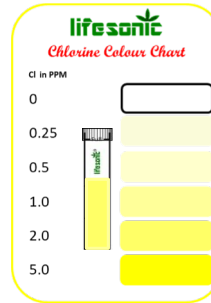

রঙ কার্ডের সাথে রঙগুলির তুলনা করুন