


জলের ফসফেট পরীক্ষার কিট

সঠিক ফলাফল পাবার জন্য যা অবশ্যই মানতে হবে:

১. পরীক্ষার আগে টেস্টের শিশিগুলি সঠিকভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে
২. বন্ডের মিলের দেখার ক্রটি এড়াতে, পরীক্ষা শিশিটি অবশ্যই সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড এর ওপর রাখতে হবে
৩. উৎস থেকে সংগ্রহ করার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নমুনাগুলি পরীক্ষা করুন

সিরিঞ্জ ব্যবহার করে ৪ মিলি নমুনা নিন

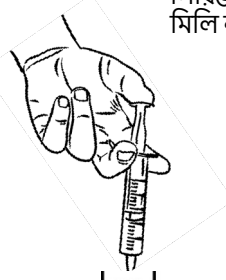

ব্যবহার পদ্ধতি :

১. টেস্টের শিশিটি পরীক্ষার জলে ভাল করে ধুয়ে ফেলুন।
২. সিরিঞ্জ ব্যবহার করে ৪ মিলি পরীক্ষার জল দিয়ে টেস্ট শিশিটি পূরণ করুন।
৩. প্রথমে ফসফেট রিজেন্ট ১ এর দুই ফোঁটা ঢালুন তারপর ফসফেট রিজেন্ট ২ এর দুই ফোঁটা ঢালুন তারপর ফসফেট রিজেন্ট ৩ এর দুই ফোঁটা ঢালুন
৪. পরীক্ষা শিশির ক্যাপটি বন্ধ করুন এবং ভালোভাবে মেশান, তারপর ফসফেট রিজেন্ট ৪ এক চামচ দিয়ে পুনর্বীর ভালোভাবে মেশান
৫. পরীক্ষার শিশির ক্যাপটি বন্ধ করুন এবং পাঁচ সেকেন্ড ভালোভাবে মেশান।
৬. পাঁচ মিনিটের জন্য পরীক্ষার শিশিটি ছেড়ে দিন, কালার কার্ডের সাথে রঙটি তুলনা করুন।

